


取扱説明書 ラボジャッキ

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださ
いますようお願い申し上げます。
保証書は、大切に保管してください。

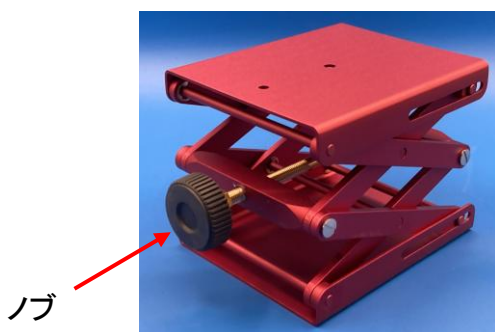

●使用方法

- ・ご希望の高さにノブを回転し天板の高さを調節して下さい。
- ・その後、天板にモノを乗せてご使用ください。

◆仕様

コードNo.	0-1405-01	0-1405-02	0-1405-03
型番	4030-5008	4030-5004	4030-5009
天板サイズ(mm)	100×100	150×150	200×200
伸縮範囲(mm)	40～140	60～240	70～270
材質	アルミニウム		
耐荷重(kg)	30	60	60
色	青	赤	ゴールド



ご使用上の注意

- ・製品は分解などしないでください。
故障などの原因となります。
- ・耐荷重をお守りください。
故障、転倒、破損の原因となります。
- ・物を天板に載せて昇降などしないでください。
故障、転倒、破損の原因となります。
- ・機構部に指などを入れないでください。
ケガの原因となります。
- ・水平な場所でお使いください。

販売輸入元： ユラボジャパン株式会社

本社

〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL:0725-53-4488 / FAX:0725-54-1955

東京営業所

〒113-0033

東京都文京区本郷2-15-10 第2大平ビル5F

TEL:03-3812-3531 / FAX:03-5802-4601

【Leona202604_初版】