

Leo=Top

取扱説明書

コロニーカウンター(J-2S Colony Counter)



Leo-Top®は、ユラボジャパン株式会社の登録商標です。

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用

くださいますようお願い申し上げます。

保証書は、大切に保管してください。

販売輸入元：ユラボジャパン株式会社


〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17

TEL:0725-53-4488 / FAX:0725-54-1955

【Leona202604_初版】

最初にお読みください。

 **ご使用上の注意** 製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ・本製品は、研究用途向けの商品です。本来の用途以外に使用しないでください。本来の用途以外に使用した場合、思わぬ事故の原因になります。
- ・必ず定格電源電圧、周波数、消費電力に合った単独のコンセントを使用してください。火災・感電の原因になります。
- ・製品は、防爆仕様ではありません。
- ・製品をメーカーが指定していない方法、または指定されていないアクセサリを使用すると、製品の安全性を損なわれる可能性があります。
- ・製品は分解などしないでください。感電や事故の原因になります。保証の対象外となります。
- ・製品を落下させたり、倒したり、強い衝撃を加えたりしないでください。
- ・本製品は高速で動作しますので、巻き込みには十分にご注意ください。また、危険ですので、直接パッドを触らないでください。
- ・電源コードを抜き差しするときは必ずプラグを持っておこなってください。
- ・本製品は室内使用を前提に作られています。屋外や水のかかる場所で使用しないでください。また周囲温度が5～40°Cの範囲で使用してください。使用周囲湿度は80%RH以下です。結露が発生しない環境で使用してください。
- ・電源を入れたままの長時間運転・放置運転は、お控えください。運転中は本製品から目を離さないでください。不測の事態に備えて、無人運転はしないでください。
- ・運転終了後は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・本製品は、日本国内のみでご使用ください。

●製品保守とお手入れについて

※お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。清掃、お手入れは、必ず動作停止後におこなってください。感電の原因になります。

- ・お手入れ時には有機溶剤を使用せず、汚れはやわらかい布等でふき取ってください。
- ・使用時に異音、異臭、その他異常が発生した場合には、ただちにご使用を中止し、弊社販売店にご連絡ください。

●使用方法

- ・電源コードを接続し、本体背面の電源スイッチを入れてください。
- ・正面パネルの表示部に「000」が表示されていることを確認してください。



- ・前面の「LIGHT ON/OFF」ボタンを押し、ステージのライトを点けてください。
- ・前面の「LIGHTING」ボリュームでステージの明るさを調節して下さい。明るさが足りない時にはルーペ側のライトも点灯し調節してください。
- ・手前の「SENSITIVITY」ボリュームでステージ(感圧ガラス)の圧力センサーのタッチ感度を調節し好みの硬さに調整して下さい。
- ・ペンを押すたびにビープ音が鳴り、カウント間違いを防止することができます。



・正面パネル

- ・カウントを間違えた際には正面パネルのアップダウンボタンでカウント数を変更して下さい。正面パネルのリセットボタンで表示部が「000」に戻ります。
- ・ご使用後は、本体背面の電源スイッチを切り必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・付属のカウント用ペンが使用できなくなった場合、市販のペンをご利用ください。

◆仕様

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 型番 | J-2S |
| 光源 | LED |
| 倍率 | 3倍 or 9倍 |
| ルーペサイズ | φ90mm(3倍)/φ20mm(9倍) |
| カウント表示 | 3桁デジタル表示(0~999) |
| 適応シャーレサイズ | φ50~90mm |
| 本体サイズ/重量 | 255×210×160mm/2.8kg |
| 防水規格 | IP21 |
| 電源/消費電力 | 100V(50/60Hz)/20W |
| 付属品 | ルーペ用テスト電池 4個(LR1130) カウント用ペン 1本 |

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

保証規定

1. 商品の取扱説明書に従った正常な使用状態で、商品に故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
2. 保証期間中でも次のような場合には有償修理となります。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の移動、輸送や落下等による故障及び損傷。
 - ・火災、地震、風水害などの天災地変、異常電圧、公害、その他の外部要因による故障及び損傷。
 - ・接続している他の機器が原因による故障及び損傷。
 - ・車両・船舶等での使用による故障及び損傷。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書購入年月日・購入店の記入がない場合、字句を訂正した場合、及び保証書の提示がない場合。
3. 弊社は、商品の不適切な取り扱い、使用、整備、操作、または不正な修理の結果については責任を負いません。誤使用により生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 保証とは納入品の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

| | |
|---------|--------------------------------|
| 品名 | コロニーカウンター(J-2S Colony Counter) |
| コード No. | 0-1230-04 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お名前 | |
| ご住所 | |
| TEL | |
| メールアドレス | |
| 取扱店名 | |
| 取扱店住所 | |
| 取扱店電話 | |

●保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

総輸入販売元 ユラボジャパン株式会社
本社 〒594-1144
大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
TEL：0725-53-4488(代表) FAX：0725-54-1955
東京営業所 〒113-0033
東京都文京区本郷2-15-10 第二大平ビル5F
TEL：03-3812-3531 FAX：03-5802-4601
E-Mail：info@julabo-japan.co.jp